



ECO-TEK®

免疫检测增强剂

KEM
EN
TEC
Diagnostics

11/2016

MultiBOOSTER™ 一个引人注目的实验稀释液

产品编码: 5340

免疫测试包含许多单独的步骤。每一步单独的优化都是为了保证整个实验的最佳效果。试剂盒生产商做这种最优化是为了生产即用型的试剂盒。

在生命科技研发实验室中，即用型试剂盒并不总是能从商业上买到。实验是内部设计的，一个好的实验缓冲液在不同层面的免疫分析中起着至关重要的作用。我们开发的MultiBOOSTER保证了每一个日常实验最好的灵敏度和最干净的背景。


如何使用MultiBOOSTER™

- 用作样本稀释液
- 用于溶解和稀释冻干的标准品和质控品
- 用来稀释浓缩的蛋白质和标记的偶联物

使用MultiBOOSTER™的好处:

- 多层高效增强剂
- 高信噪比
- 节省大量的实验材料和时间
- 享有ECO-TEK称号 - 无毒无害

MultiBOOSTER™ - 极大的降低实验检出限

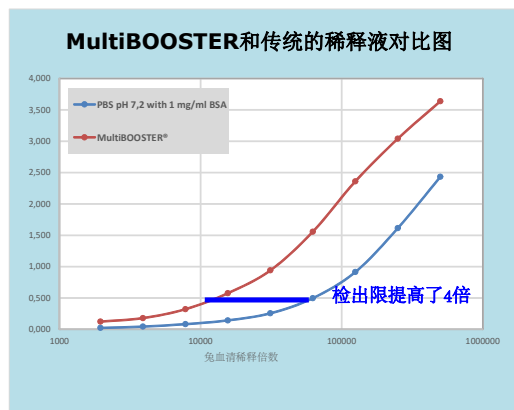

1. 层: 羊抗兔IgG
2. 层: 兔血清 - MultiBOOSTER作为稀释剂
3. 层: 羊抗兔 HRP - MultiBOOSTER作为稀释剂
4. 层: TMB ONE底物

提升效应

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 2. 层: 兔血清 - MultiBOOSTER 作为稀释剂 | : 提高了 50% |
| 3. 层: 羊抗兔辣根过氧化物酶 - MultiBOOSTER 作为稀释剂 | : 提高了 100% |

两条曲线相对比: **检出限提高了4倍!**

Technical Note

DiagnosticsMarketing\Web\Tech note\MultiBOOSTER technical note01

ECO-TEK®

ECO-TEK标志代表对环境友好的体外诊断组分，关注人类健康，提供最高的可持续性。比如：去除有毒的原料，降低水污染。